



Redukce sypkého vzorku krmiva pomocí křížového děliče

Ze vzorku sypkého krmiva, u kterého je třeba provést redukci množství, se vytvoří kužel.

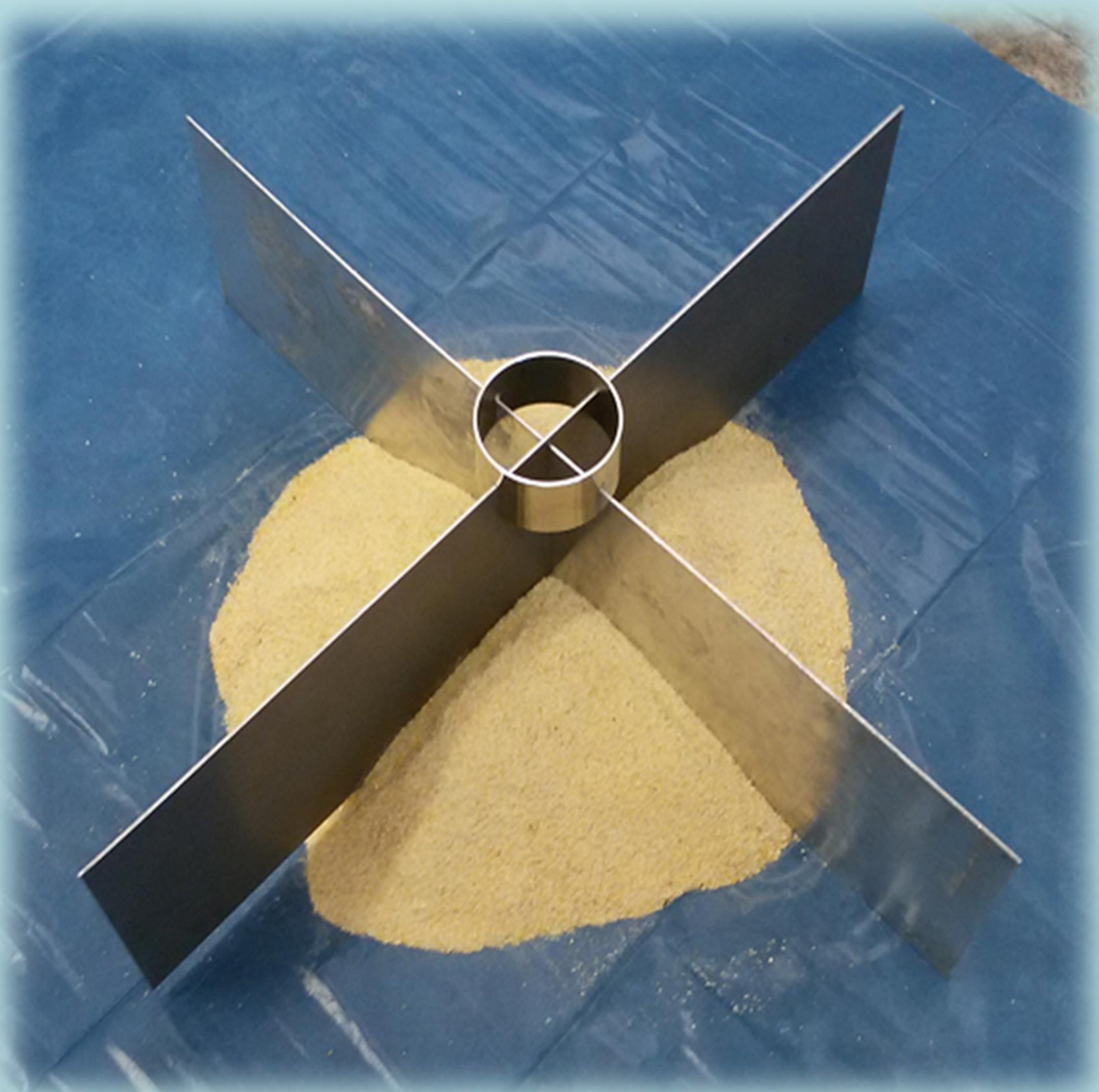

Do vzorku krmiva se vsune křížový dělič.

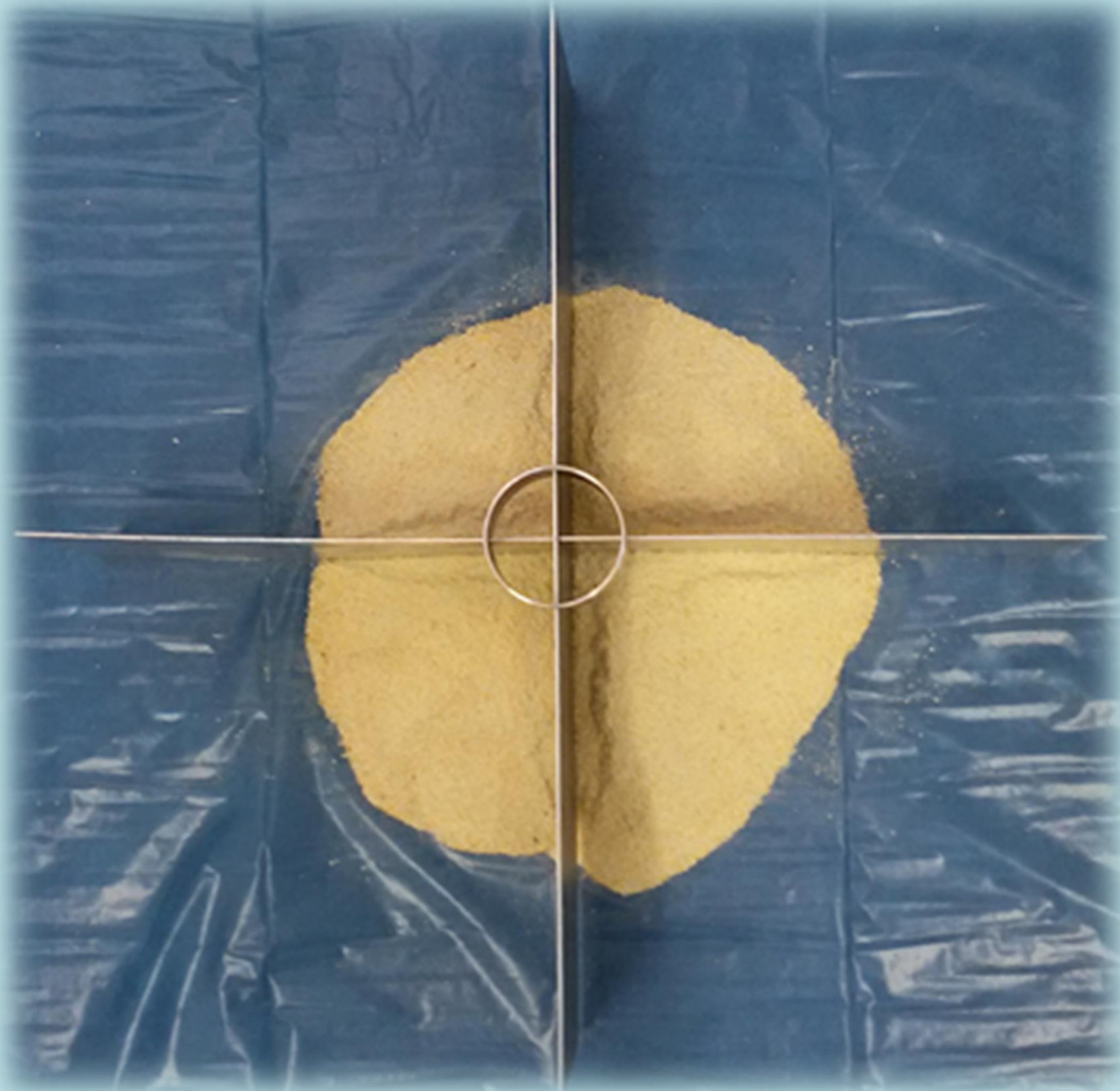

Dojde k vytvoření čtyř stejně velkých částí vzorku krmiva.



Dvě protilehlé části se odstraní a dvě zbylé části se opět smíchají. Kvartace se opakuje tak dlouho, dokud není docíleno požadovaného množství vzorku krmiva.



Výsledné množství redukovaného vzorku krmiva – konečný vzorek.

