

ALIZARINOVÁ ČERVENĚ

Postup barvení:

Fixace 10 % formaldehydem	3 min
1. Fáze: barvení	
1% kyselina octová	oplach
Destilovaná voda	oplach
Roztok alizarin/kys. pikrová	5 min
Destilovaná voda	oplach
Indigokarmin	2 min
Destilovaná voda	oplach
2. Fáze: odvodnění	
96 % alkohol	10 min
100 % alkohol	5 min
3. Fáze: projasnění	
Xylen čistý	5 min
Xylen p. a.	5 min
4. Fáze: montování	solakryl

Výsledek barvení:


Vazivová tkáň- modrozelená

Kostní úlomky- červené

Mikrofotografie kostních úlomků-Alizarinová červeň (kosti-červeně)



Zvětšení: 50x

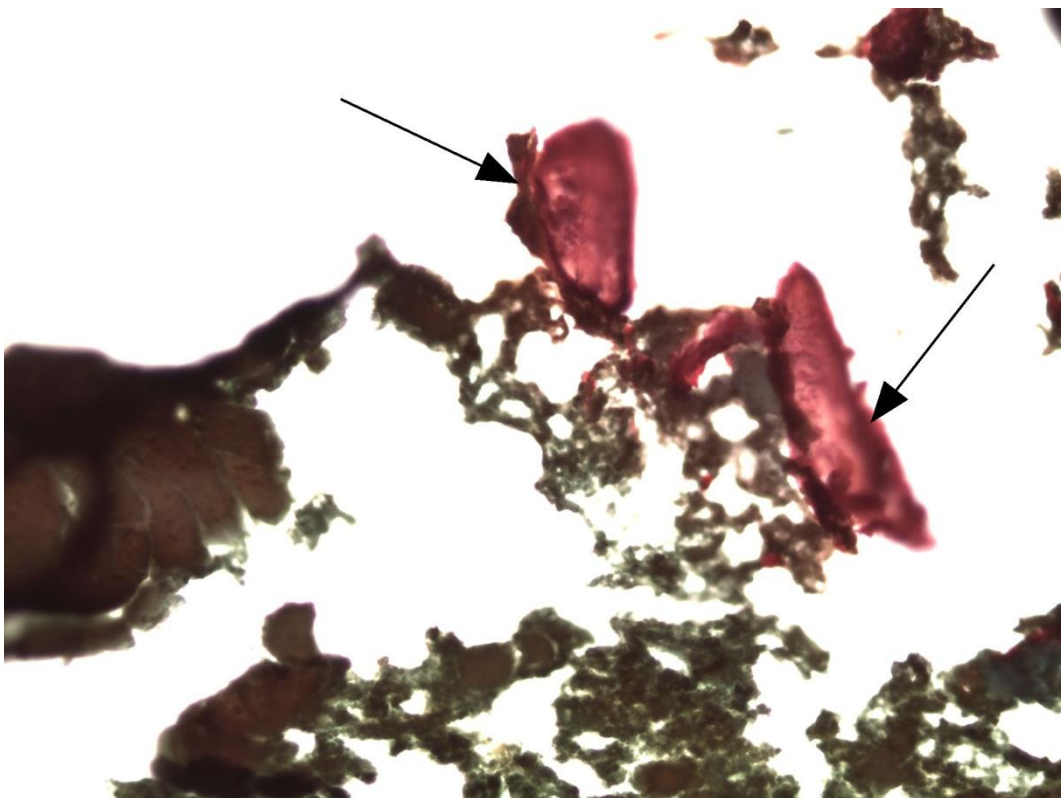

Zvětšení: 100x